


FICHA TÉCNICA

BARRA Y PÓRTICO ESTUDIO DILATACIÓN

FCA020101

Descripción:

Aparato estándar de barra y pórtico. La barra de latón está diseñada para ajustarse al pórtico de latón con precisión tanto en longitud como en diámetro, de modo que si la barra está mucho más caliente que el pórtico o si el pórtico está mucho más frío que la barra, la barra no encajará en el pórtico en términos de diámetro o longitud. Cuando ambos están a la misma temperatura, la barra se ajustará correctamente al pórtico.

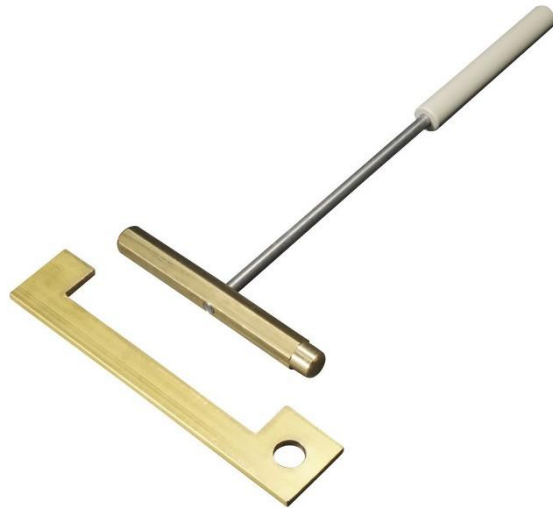

Si la barra está a temperatura ambiente (o preferiblemente más cálida) y el pórtico se enfría en agua con hielo, la barra ya no se ajustará al pórtico (o será un ajuste más apretado). Si la barra se calienta a una temperatura más alta y el pórtico está a temperatura ambiente, la barra no encajará en el pórtico.

La barra viene con una varilla y un mango para sostener la barra mientras se calienta.

Precauciones:

- Siempre supervisar cuando se utilice este equipo.
- Nunca sobrecalentar la barra. La barra debe estar caliente, pero sobre una llama se calentará rápidamente. Probar el ajuste de la barra en el calibre de vez en cuando y no calentar más de lo necesario.
- Tener una alfombra aislante en el banco para evitar que la bola caliente dañe la superficie. No permitir que nadie toque la barra hasta que se haya enfriado.

Largo: 210 mm	Ancho: 120 mm	Peso: 140 g
---------------	---------------	-------------

Diseñado y fabricado por IEC, Australia.